



Ткани для полировки на магнитном основании

Убедитесь, что магнитный диск плоский. Контролируйте это инструментом с прямой кромкой **1**

Установите диск точно по центру **2**

Часто добавляйте лубрикант в небольших количествах **3**

Добавляйте лубрикант и суспензию на расстоянии $1/3$ радиуса от центра диска **4**

Замените диск, когда он сносится до металлического основания в центре **5**

В случае загрязнения промойте ткань под теплой водой со средством для мытья посуды с помощью жесткой синтетической щетки и просушите перед использованием.

