



Шлифовальные диски Piatto и Piatto+

Используйте камень (кат. № 10020) для очистки Piatto перед первым использованием **1**

Убедитесь, что магнитный диск плоский. Контролируйте это инструментом с прямой кромкой **2**

Равномерно распределите образцы в держателе **3**

Поместите держатель образцов так, чтобы образцы выходили за границы Piatto в процессе шлифовки **4**

Диапазон скорости 150-600 об./мин.

Рекомендуемые нагрузки

	30 мм	40 мм	50 мм
150-450 HV	10 Н	20 Н	30 Н
450-650 HV	15 Н	25 Н	40 Н
650-2000 HV	20 Н	30 Н	50 Н

Замените Piatto, когда он сносится до металлической основы в центре **5**

Очистите Piatto в случае плохого съема материала **1**

